



粉末样品的制备

应对粉末样品,我们应该怎么做?

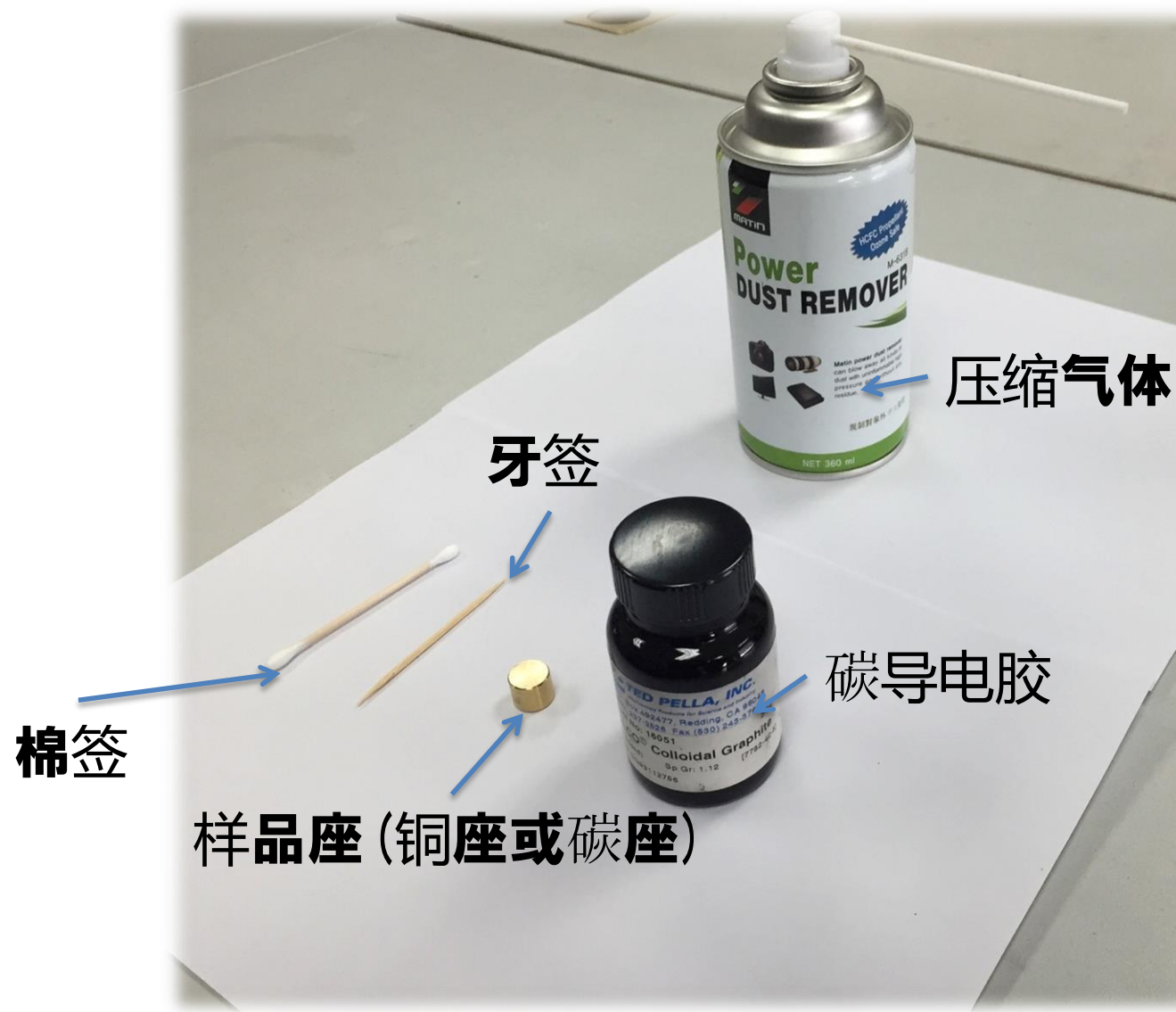


将碳导电胶涂于样品座上

用牙签蘸一些碳导电胶

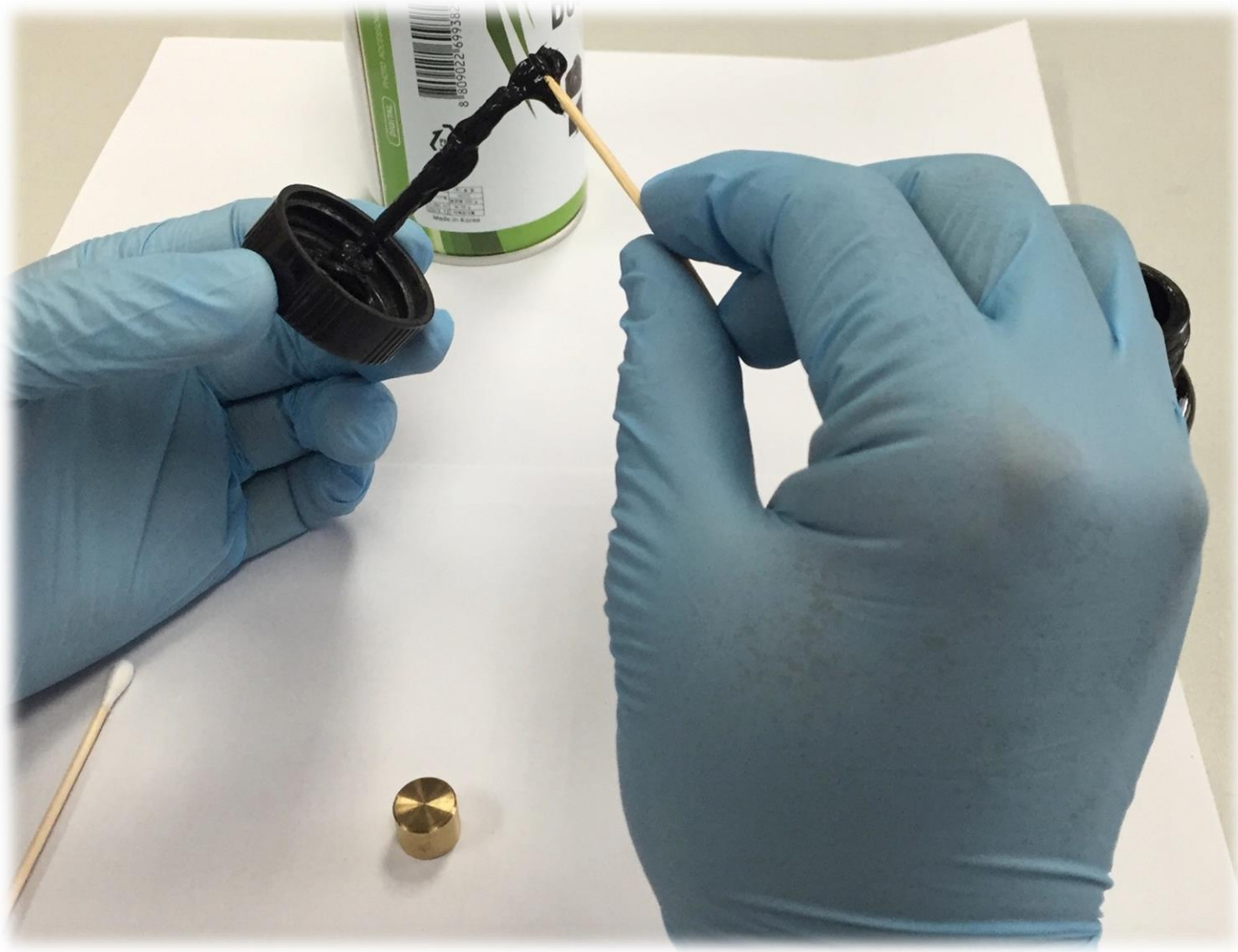


将碳导电胶涂于样品座上

将牙签上的碳导电胶涂在样品座上

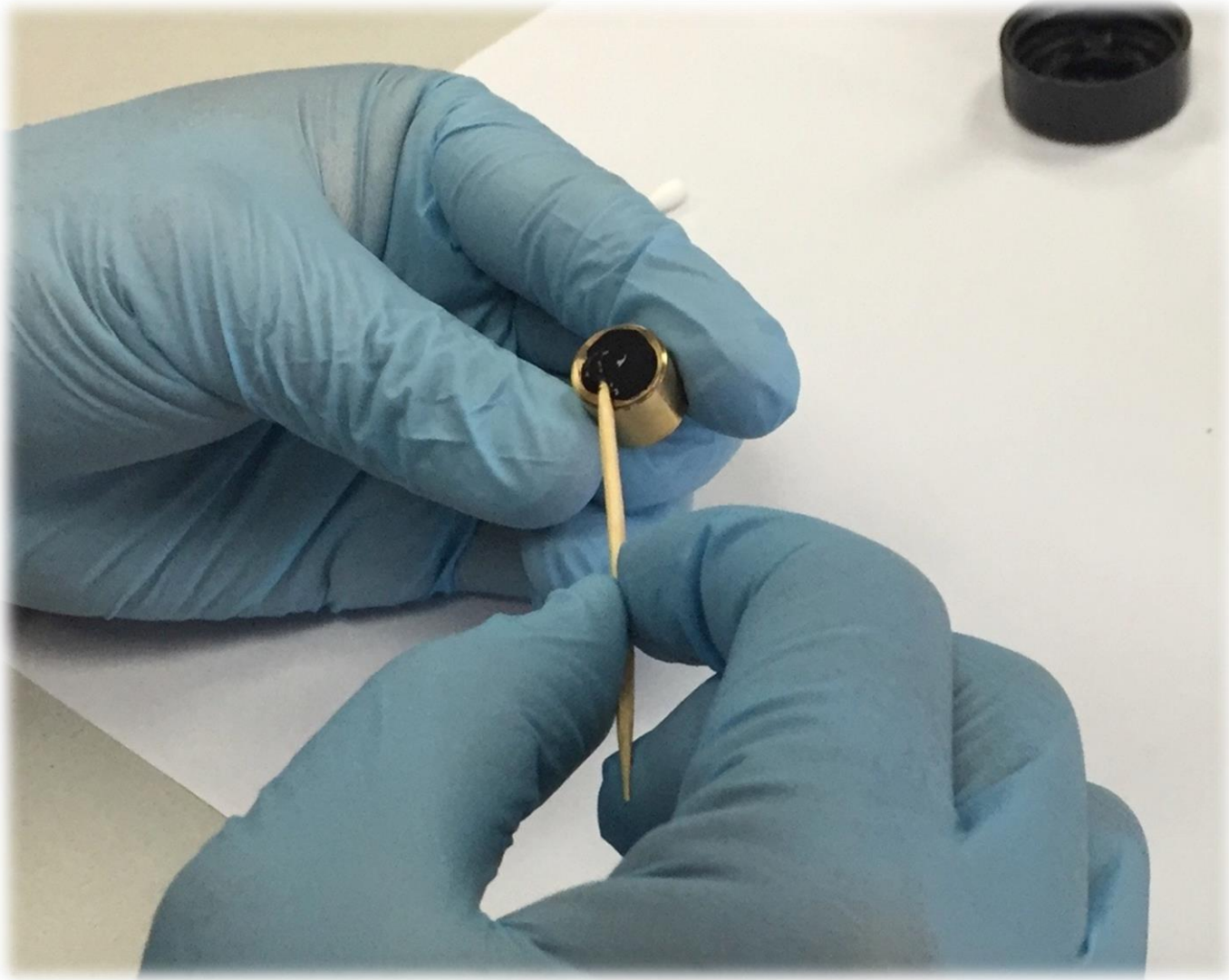


用希尔球干燥碳导电胶 (或是等待) 至半干

**吹扫样品座使碳胶至半干状态。
如果碳胶完全干燥,粉末的固定将很弱。**

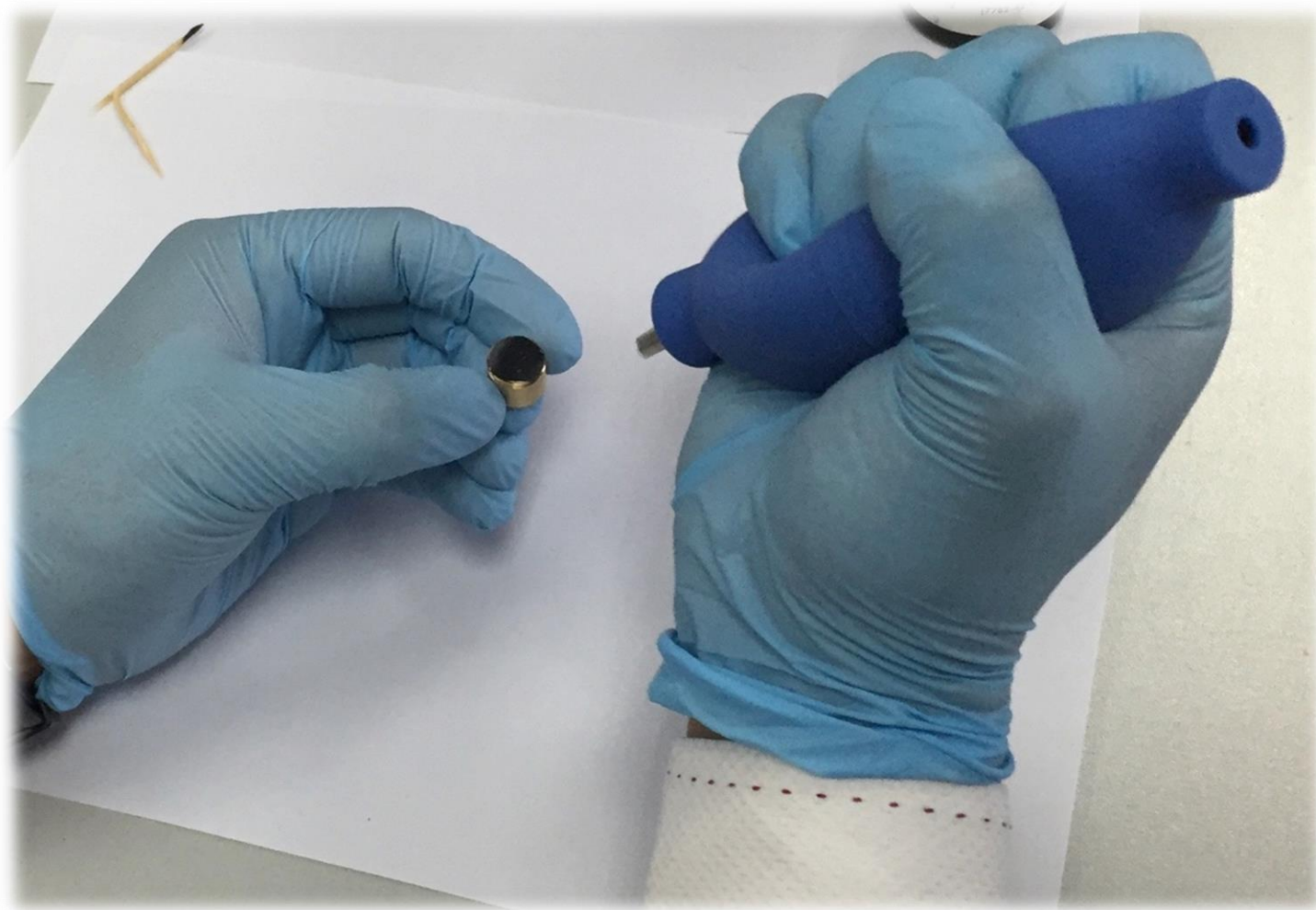


用棉签蘸取粉末

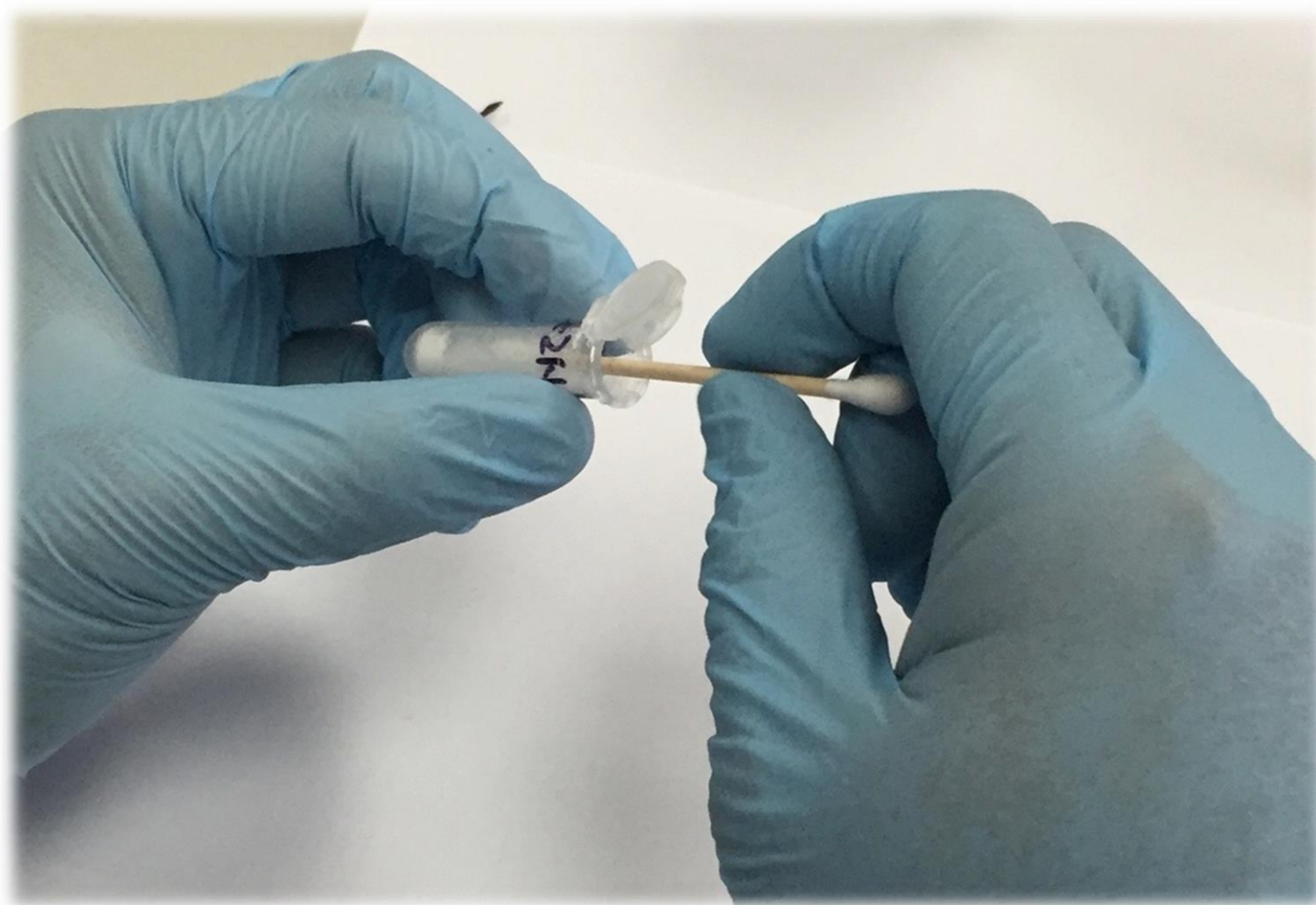

将样品洒在样品座上

弹棉签,将样品洒在样品座上

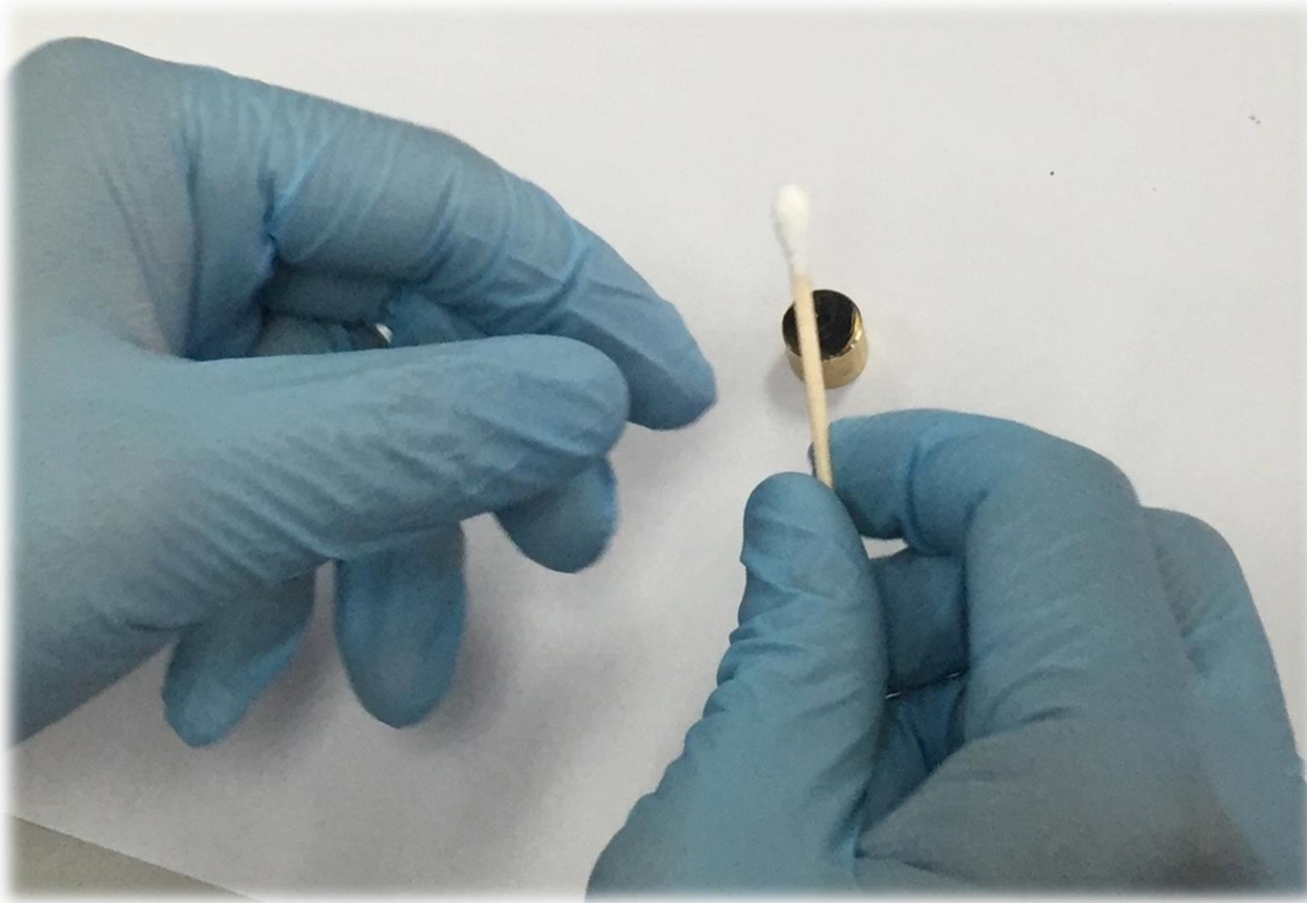

吹扫样品

用压缩空气尽可能地多次吹扫样品座粘有样品的一面



样品制备结束

**你能看到样品台上存有很少量的粉末。
这种方法是FE-SEM观察粉末样品正确的样品制备方法。**

